


Паспорт
Инструкция по эксплуатации
Гарантийные обязательства

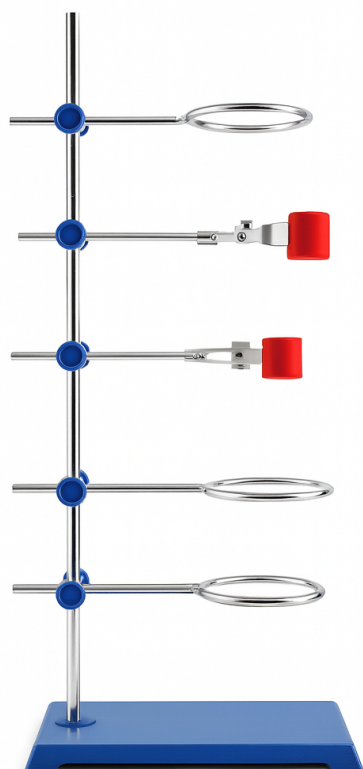

Паспорт

Наименование: Штатив (держатель) «5drops Vip», арт. 26221910

1. Назначение

Штатив предназначен для фиксации и поддержания лабораторной посуды и оснастки при выполнении типовых операций, включая фильтрование, перегонку, титрование и сборку простых установок.

2. Комплект поставки

- ☐ Основание чугунное 300×180 мм со штырем 700×10 мм - 1 шт.
- ☐ Штанга из хромированной нержавеющей стали, высота 700 мм - 1 шт.
- ☐ Зажим-крепление к штативу для лапок и колец, диаметр 13 мм - 5 шт.
- ☐ Лапка с 2 плоскими пальцами ПВХ - 2 шт.
- ☐ Кольцо для штатива, диаметр 100 мм - 3 шт.

3. Правила безопасности

- Устанавливайте штатив на ровную, устойчивую поверхность. Центр тяжести собранной системы держите над плоскостью основания, избегайте консольных навесов и резко не меняйте нагрузку.
- При работах с нагревом используйте термостойкие опоры и держите пламя или плитку на безопасном расстоянии от ПВХ-элементов.

4. Правила эксплуатации

1. Вверните штангу в выбранное посадочное отверстие основания - центральное для симметричных нагрузок, крайнее для работы с вынесенными узлами, если этого требует сборка.
2. Закрепляйте зажимы на штанге, затем устанавливайте лапки и кольца, избегая перекосов. Затягивайте винты до фиксации без чрезмерных усилий.
3. Проверяйте узлы крепления перед каждой работой, при необходимости снимайте коррозию и загрязнения, просушивайте после контакта с влагой.

5. Хранение и транспортирование

Хранить в сухом помещении при температуре 5-40 °С, избегать длительного контакта с агрессивными средами; перевозить в комплектной упаковке.